

实验室清洗机

Laboratory Washer for Glassware | 全自动、台式

AW62

Made in Japan

清洗时间（各工序） 0~30分可设定


洗净水温 45~80℃

台式、全自动清洗机。


对应实验室器具的清洗需求而提供的小型强力清洗机。

- 从洗净到漂洗全工序全自动运行，各工序状态由状态显示。
- 根据溶剂的形状，受污重量及程度可以任意选择洗净工序及时间。
- 使用水温大幅影响洗净效果，本设备内置洗净水加热器，无需另行配备热水器及相应配管作业。
- 紧凑台式型，标配转台及上下2个方向的强压喷水机构。如需纯水漂洗，需使用纯水供给装置。纯水供给装置（选配）可作为设备架台使用，不会另占空间。
- 洗净液无法充分到达内部，污物无法洗净时，请更换喷射框（选配）使用。

工序·时间表

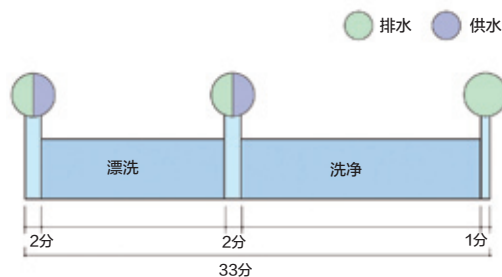

尺寸图 (mm)

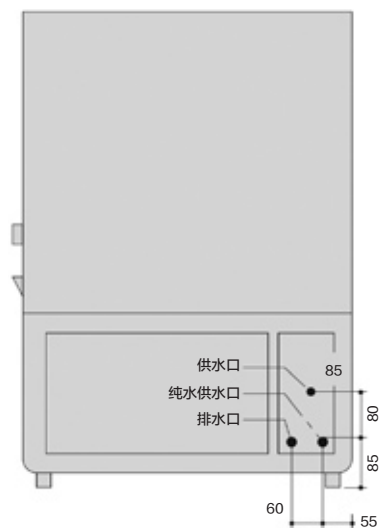

规格

型式	AW62	
洗净方式	上下2方向压力水喷射方式，喷嘴固定	
	框回旋式（可更换喷射框）	
清洗循环工序	清洗（0~30分钟）可设定	
	漂洗（0~30分钟）可设定	
	纯水漂洗（选配）（与纯水供给装置接续）纯水20L清洗	
	上述工序可任意选择	
性能	供水温度	室温~60℃
	洗净水温度	45~80℃
	热水供水方式	加热器（内置：6kW）
	供水压	0.1~0.3MPa
	容器架台	回旋台（标配）（框架选配）
	供排水方法	供水：电磁阀开关、水量由液面控制开关控制
		排水：自然落差排水
构造·规格	外装	钢板，表面耐药品性喷涂
	内装	不锈钢板
	外形尺寸	宽600×深620×高940mm
	内槽尺寸	宽594×深572×高564mm、有效高度：345mm
	回旋台	直径550mm（最大承重25kg）
	泵	三相AC200V 250W
	门	上下开闭式（任意位置停止）
	重量	约90kg
电源（50/60Hz）	三相AC200V 30A	
附属品	供水管（带结合器）2m 1根、排水管（内径25.4mm）1.5m 1根	
	专用洗涤剂（无磷）1kg、计量勺（50mL用）1个	
	树脂盖、喷嘴刷1个	
	供水口组件1套	

灭菌器	1
造粒干燥装置	2
马弗炉	3
恒温箱干燥箱	4
恒温培养箱	5
等离子装置	6
纯水制造装置	7
恒温水槽	8
恒温水循环	9
旋转蒸发仪	10
冷冻干燥冷阱	11
搅拌器振荡器	12
清洗机	13
选购品	14